



## JOOGIVEE PROOVIDE VÕTMINE

**NB! Proovivõtu pudeli kork eemaldatakse ainult pudeli täitmise ajaks.**


Tähisega „“ proovivõtu pudelid sisaldavad söövitava toimega konservanti.

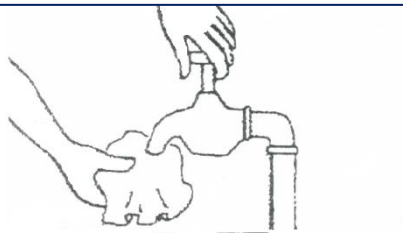

1. Eemaldada kraani otsik ja lisadetailid.  
Pühkida kraan puhtaks.

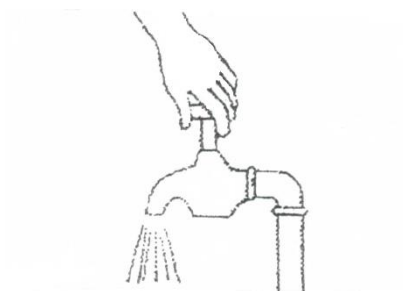

2. Avada kraan poolenisti ning lasta veel voolata  
ühtlase veetemperatuuri saavutamiseni.

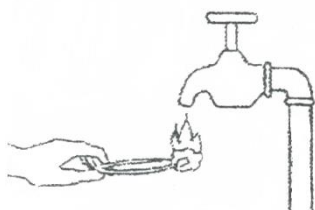


3. Kraan steriliseerida leegiga.



4. Avada kraan maksimaalse vooluga 5-10 sek,  
seejärel keerata poole vooluni.



5. Avada steriilne pudel ning vältida  
korgi saastumist.

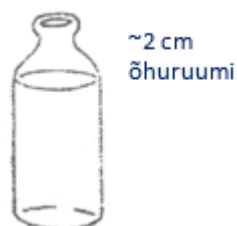

6. Pudel täidetakse:  
\* mikrobioloogia (MV) jätta ~2cm õhuruumi;  
\* keemia – täita korgini.  
Pudel sulgeda koheselt pärast täitmist.

- Pumbakaevust võetakse proove sama moodi kui kraanist.
- Salvkaevust võetakse vesi igapäevaselt kasutatava ämbriga. Algul valatakse umbes kolmandik vett ära ning üle ämbri sama serva valatakse proovipudelid täis (vt. punkt 6).

- ☑ Proove hoida jahedas ja valguse eest kaitstult!
- ☑ Proovid toimetada laborisse sama päeva jooksul (kuni kl. 15:00).
- ☑ *Kui see ei ole võimalik, asetada proovid külma  $5 \pm 3$  °C ning toimetada laborisse kuni 12 tunni jooksul.*