

TERVISEAMETI TARTU LABOR

Pinnaproovide (uhtmeproovide) võtmine

Proovivõtu tampoonid tuleb tellida laborist vastavalt uuritavale mikrobioloogilisele näitajale. **Erinevad näitajad nõuavad erinevalt ettevalmistatud uhtmetampoone.**

Steriilsed tampoonidega proovivõtutuubid sisaldavad sõltuvalt uuritavast mikroorganismist erinevaid lahjendusvedelikke. Tampoone tuleks säilitada proovi võtmiseni külmkapis. **Mitte külmutada.**

Uhtmeproovi võtmine

- Võta tampoon tuubis olevast lahusest välja ja eemalda sellelt üleliigne lahus, surudes tampooni vastu tuubi siseseina.
- Võta proov, hõõrudes tampooniga vajaliku suurusega pinda (tavaliselt 10 x 10 cm², väiksemate või keerukamate pindade puhul kogu pind), muutes hõõrumiste suunda.
- Lükka tampoon tagasi tuubi.
- Jälgi, et tampooni kork sulgeks kindlalt tuubi.
- Kirjuta tuubi etiketile proovivõtu koht.
- Transpordi proov võimalikult kiiresti laborisse koos **täidetud uhtmeproovide kaaskirjaga.**
- Proovivõtu kaaskirjale märkida lisaks uuritavale näitajale, kui suurelt **pindalalt** uhtmeproov on võetud.

Uhtmeproovide võtmine **Listeria Isolation Transwab tampoonidega**

Tampoone säilitada kuivas kohas 5 - 25 °C juures. Mitte külmutada.

Proovi võtmine

- Ava pakend otsast ja võta tampoon pakendist välja.
- **Niisuta tampoon tuubiga kaasasolevas lahuses.**
- Võta proov, hõõrudes tampooniga vajaliku suurusega pinda (tavaliselt 10x10 cm²).
- Eemalda kork söötmega tuubilt ja hävita.
- Lükka tampoon põhjani söötmetuubi.
- Jälgi, et tampooni kork sulgeks kindlalt tuubi.
- Kirjuta tuubi etiketile proovivõtu koht.
- Transpordi proov võimalikult kiiresti laborisse koos **täidetud uhtmeproovide kaaskirjaga.** Kaaskirjale märkida, kui suurelt pindalalt proov on võetud.

Täiendav informatsioon:

Tel. 58080239

tartulabor@terviseamet.ee